



POWERED BY
NOKEVAL




Ovahygi Pikaohje

Valmistelut

1. Lue ennen Ovahygin käyttöä Ovaterm käyttöohje.
2. Käynnistä Ovaterm-käsipääteestä valmiiksi sovellus Pintapuhtausnäyte.
3. Valitse mittauspiste, joko listalta tai lukemalla mittauspisteen viivakoodi.
4. Liitä tarvittaessa Ovahygi-mittalaite lukemalla sen takaosan viivakoodi.

Näytteenotto

1. Ota tarvittava määrä Ultrasnap näytepuikkoja kylmäsäilytyksestä huoneenlämpöön vähintään 15 minuuttia ennen käyttöä. **Puikon on oltava huoneenlämpöinen.**
2. Vedä näytepuikko ulos näyteputkesta koskematta näytepuikon varteen.
3. Kerää näyte pyyhkimällä näytepuikon vanulla 10x10 cm alue perusteellisesti ristiin-rastiin kuvan mukaisesti. Pidä näytepuikko pyyhkiessäsi lähes vaakatasossa ja pyöritä puikkoa samalla sormissasi. **Toista tämä vaihe aina mahdollisimman samanlaisena joka kerta.**
4. Työnnä näytepuikko heti takaisin näyteputkeen.
5. **Älä riko vielä näytepuikon yläosan reagenssisäiliön venttiiliä.** Näyte säilyy näytteenoton jälkeen tässä tilassa 4 tuntia.

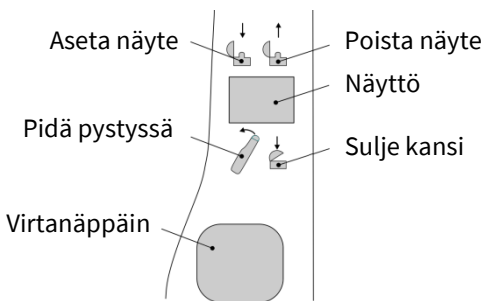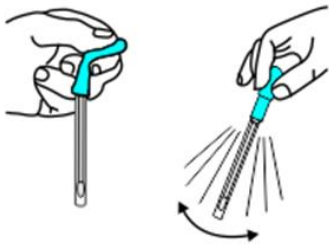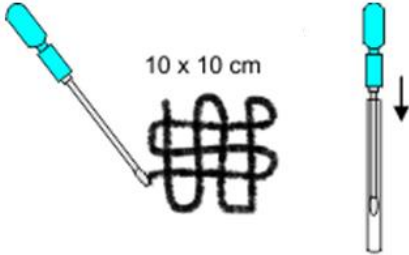

Näytteen aktivointi ja analysointi Ovahygillä

1. Paina Ovahygin virtanäppäintä, laite valmistautuu 10-20 sekunnin ajan.
2. Riko näytepuikon yläosan reagenssisäiliön venttiili taivuttamalla sitä voimakkaasti edestakaisin peukalon ja etusormen välissä.
3. Purista säiliötä 2-3 kertaa, jotta kaikki neste valuu alas näyteputkeen.
4. Heiluta näytepuikkoa 5-10 sekuntia, jotta näytepuikon vanu kastuu läpi.
5. Näyte on nyt aktivoitu ja **sinulla on 60 sekuntia aikaa analysoida se.**
6. Avaa kansi työntämällä sitä peukalolla ylöspäin ja aseta näytepuikko.
7. Pidä laitetta pystyasennossa ja sulje kansi, analysointi käynnistyy heti.
8. Odota 10-20 sekuntia analyysin valmistumista.
9. Katso tulos Ovaterm-päätteen näytöltä ja valitse **Hyväksy** tai **Hylkää**. Jos valitset Hyväksy, mittaustulos siirtyy suoraan Ovaport-palveluun. Tulos 0-99 näkyy myös Ovahygin näytöllä, suuremmista lukemista Ovahygi näyttää vain suuruusluokan.
10. Katso Ovahygi käyttöohjetta tulosten tulkitsemiseksi.
11. Avaa kansi ja **poista näytepuikko.**
12. **Sulje kansi tiiviisti.** Ovahygi sammuu hetken kuluttua itsestään.

Näytön virhekoodit

- E.1** Paristo vähissä. Lähetä laite huoltoon.
- E.2** Muistivirhe. Käynnistä uudelleen tai huolto.
- E.3** Lämpötila. Käytä vain huoneenlämmössä.
- E.4** Nollavirhe. Sulje kansi huolellisesti.
- E.5** Asento. Pidä pystyssä mittauksen ajan.
- E.6** Epävakaa. Sulje kansi huolellisesti.
- E.7** Alueen ylitys. Sulje kansi huolellisesti.
- E.8** Keskeytetty. Älä avaa kantta liian aikaisin.

Katso Ovahygi käyttöohjeesta tarkemmat tiedot.

6175-5 / 9.7.2015

Tärkeitä huomautuksia

- ✓ Ovahygi on herkkä mittaasinstrumentti, käsittele sitä sen mukaisesti.
- ✓ Älä koskaan kastele, kolhi, pudota tai ravista laitetta.
- ✓ Pidä laite puhtaana ja puhdista sitä vain puhdistusliinoilla, älä käytä vettä.
- ✓ Säilytä laitetta +5...+40°C lämpötilassa, pölyltä, lialta ja auringolta suojassa.
- ✓ Käytä laitetta +20...+30°C lämpötilassa, lämpötilan on oltava tasainen.
- ✓ Säilytä Ultrasnap näytepuikkoja +2...+8°C lämpötilassa ja valolta suojassa.
- ✓ Huoneenlämmössä näytepuikot säilyvät käyttökelpoisina enintään 4 viikkoa.
- ✓ Älä koskaan työnnä näytepuikkoa laitteeseen ilman näytteen suojaputkea.
- ✓ Älä koskaan jätä näytepuikkoa laitteeseen käytön jälkeen.
- ✓ Älä käytä kuivuneita näytepuikkoja.
- ✓ Näytepuikot voi hävittää sekajätteen mukana.